

BADANIA BIEGŁOŚCI

ERA – A WATERS COMPANY

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA RAPORTU Z BADAŃ BIEGŁOŚCI

Clean Water PT Study/ Badania biegłości – „Czysta woda”/ rewizja 053012

Effluent PT Study/ Badania biegłości – „Ścieki”/ rewizja 053012

1. Przygotowanie próby

Należy zapoznać się z instrukcją przygotowywania dla każdej próby przed wykonaniem analizy. Niektóre z prób wymagają rozpuszczenia w dołączonej matrycy, inne należy rozpuścić w wodzie dejonizowanej.

2. Logowanie do systemu eDATA

Aby załogować się do systemu eDATA należy posiadać hasło. W tym celu prosimy o kontakt z opiekunem klienta w Tusnovics Instruments sp. z o.o.

Po otrzymaniu hasła należy załogować się do systemu korzystając ze strony www.eraqc.com. Link do strony logowania znajduje się w prawym górnym rogu.

Po załogowaniu widoczne będą następujące opcje:

- | | |
|--|---|
| <i>Step 1 – Mailing Address</i> | (Krok 1 – Dane kontaktowe) |
| <i>Step 2 – Agencies and Third Parties</i> | (Krok 2 – Inni odbiorcy raportu) |
| <i>Step 3 – Enter Data</i> | (Krok 3 – Wprowadzanie danych) |
| <i>Step 4 – Customize Step 2 report</i> | (Krok 4 – Indywidualizacja raportu dla innych odbiorców). |

Krok 1 – Dane kontaktowe

W tej zakładce można edytować dane kontaktowe. Raport końcowy zostanie wysłany do osoby wskazanej w tej zakładce. Prosimy o weryfikację podanego adresu mailowego.

Krok 2 – Jednostki i trzecia strona

Istnieje możliwość przesłania raportu dodatkowo do innej osoby niż ta wskazana w Kroku 1 – Dane kontaktowe. Aby skorzystać z tej opcji należy podać nowe dane kontaktowe w tej zakładce. Ponadto, zawartość raportu dla dodatkowego odbiorcy może zostać ograniczona do wybranych elementów. Więcej na ten temat w informacji na temat Kroku 4.

Krok 3 – Wprowadzenie danych

- Po kliknięciu w „*Enter Data*” (Wprowadzanie danych) pojawi się lista wszystkich wzorców, które zostały zakupione w danym badaniu.
- Kliknij w pojedynczą pozycję, dla której prowadzasz dane.
- W przypadku niektórych wzorców organicznych nie wszystkie związki wymienione w opisie produktu będą znajdowały się w próbce. Te analizy będą miały przypisaną wartość „< PTRL” (PTRL = Wartości graniczne raportowania dla badania biegłości, Proficiency Testing Reporting Limits). Jest to wytyczna dla laboratoriów do zastosowania metod o danej granicy wykrywalności.
- Niewykryte w próbce analizy opisz jako „0” (zero) lub „<” i podaj przypisaną wartość liczbową.
- Aby podać wartość „mniejszą niż” wskazana wartość, kliknij okienko obok znaku „<” przy analizie, którego nie wykryto.
- Okienko „<” należy zaznaczyć tylko wówczas, gdy raportujesz wartość „mniejszą niż” wskazana wartość.

- g) Znaki nienumeryczne, takie jak (ND, Not Detected, BDL i inne) nie są dozwolone. Wyniki podane w taki sposób będą traktowane jako „Brak wyniku”.
- h) Jeśli miejsce na podanie wyniku będzie puste (wynik nie zostanie wpisany), wówczas dla tego analitu badanie nie zostanie ocenione.
- i) Wszystkie wartości należy podawać z dokładnością do trzech miejsc znaczących (np.: 111, 11.1, 1.11, 0.111, 0.0111) – **jako separatora miejsc dziesiętnych należy używać KROPKI.**
- j) Dla każdego analitu należy podać datę wykonania analizy w formacie MM/DD/RRRR, np.: 12/31/2013 (dla 31. grudnia 2013).
- k) Należy podać metodę lub odniesienie do technologii w polu „*Method Description*” dla każdego raportowanego analitu.
- l) Można także podać nazwisko analityka wykonującego analizy.

3. Weryfikacja danych

Po wprowadzenia danych - wyników analiz - można kliknąć w „*View Study Summary*” (Podsumowanie badań) w Kroku 3 (*Step 3*) by upewnić się, że dane zostały poprawnie wpisane i zapamiętane.

4. Customize Step 2 Reports

Jeśli w Kroku 2 (*Step 2*) zaznaczono, że raport końcowy będzie przesłany także do dodatkowego odbiorcy to można także zdecydować jakie informacje zostaną tej osobie przekazane.

5. Bezpieczeństwo

Produkty ERA mogą być klasyfikowane jako niebezpieczne. Są one przeznaczone do stosowania przez wykwalifikowany personel laboratoryjny, szkoleny w zakresie odpowiedniego postępowania z takimi związkami.

Odpowiedzialność za bezpieczne użycie tych produktów całkowicie spoczywa na kupujących i/lub użytkowniku. Karty charakterystyki dla wszystkich produktów ERA są dostępne on-line (w wersji angielskiej). W celu uzyskania wersji polskiej prosimy o kontakt w opiekunem klienta w Tusnovics Instruments sp. z o.o.

PRODUKTY

ERA – A WATERS COMPANY

SĄ DYSTRYBUOWANE PRZEZ

TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o produkcie lub informacji technicznych związanych z udziałem w badaniu biegłości prosimy o kontakt.

Tusnovics Instruments Sp. z o.o.
ul. Bociana 4A/49A
31-231 Kraków

Tel. 12 633 13 54
Fax. 12 633 76 46
E-mail: Office@tusnovics.cc.pl